


アピウェブアカウント登録手順

1. アピウェブのご使用にあたりましてご購入いただきましたライセンスナンバー及びキーをお手元にご用意ください。
2. インターネット接続環境をご用意ください。
3. Web ブラウザから下記の URL に接続してください。
URL : <https://apiweb.biomerieux.com>
4. 下記の画面へ移行します。



- ① 使用言語を一覧から選択します (例：日本語)。
- ② “▶ユーザー登録” をクリックします。

5. 新規ユーザー登録を行います。

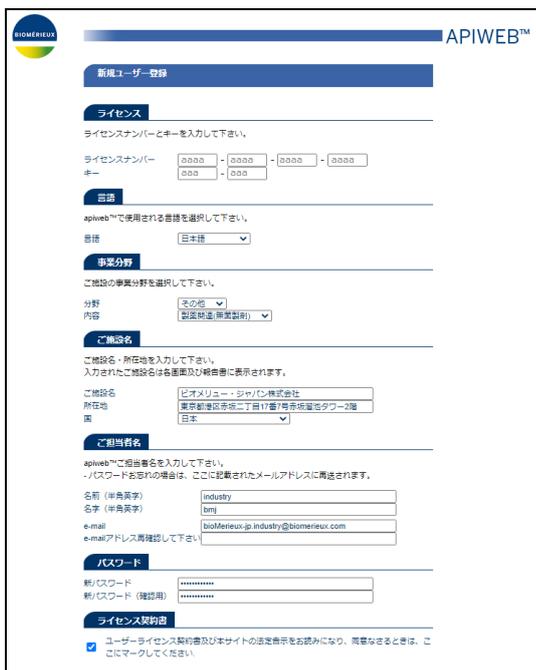

- ① ライセンスナンバー及びキーを**正確**に入力します (半角英数)。
- ② 言語の項目で、表示言語を選択します (例：日本語)。
- ③ 事業分野の項目で、まず分野を“臨床検査”または“その他”から選択します。病院又は臨床検査センターで臨床検査業務に従事されている方は臨床検査を選択してください。それ以外の方は“その他”を選択してください。各大学の医学部の研究室に所属の方や臨床検査センターの中で食品等の検査に従事されている方は“その他”を選択してください。次に、内容を一覧から選択します。分野を先に選択しないと内容は選択できません。
例：分野 その他、内容 製薬関連 (無菌製剤)
- ④ ご施設名を入力します。ご施設名及び所在地はログイン後のアピウェブの画面に常に表示されます。

- ⑤ ご担当者名の項目で、ご担当者のお名前、名字及び e-mail アドレス (**半角英数**) を入力します。また、**入力された e-mail アドレスは、登録確認コードの送信先、ログイン名およびパスワード変更時のパスワード送信先となるため、お間違いないよう、次のステップに進む前に必ず確認をお願いします。**

- ⑥ 全ての欄に入力後、“登録の確認”をクリックすると次の画面に移行します。



6. 登録した e-mail アドレスに下記の通りコードが送信されたことを確認してください。



7. 登録の確認を行います。



- ① アピウェブにログインします。
- ② “コード” にメールに記載のコードを入力してください。
- ③ “▶登録の確認” をクリックすると次の画面に移行します。



- ④ “▶Go” をクリックするとメイン画面に移行します。これで、アカウント登録作業は終了です。




アピウェブ 検索手順

- Web ブラウザから下記の URL に接続してください。
URL : <https://apiweb.biomerieux.com>
アピウェブのログイン画面に e-mail 及びパスワードを入力し「GO」をクリックします。



- アピウェブのメインメニューが表示されます。

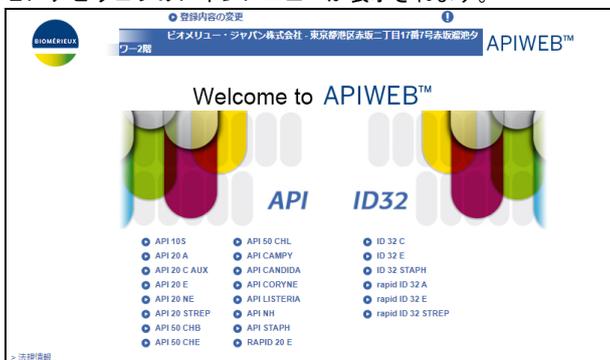

- 判定結果を入力し、菌名検索を行います。
 - ① 目的のキットをクリックすると、判定入力画面が表示されます (例: API20E)。
 - ② 判定結果からプロフィール番号または“+、-、?”を入力します (キーボードを英数入力モードにしてください)。



- ③ “▶検索” をクリックします。
- ④ 結果が表示されます。




※検体番号欄に必要なに応じて検体情報およびを入力します。
コメント欄に必要なに応じて関連情報を入力します。


【結果の印刷】

結果の印刷を行うことができます。

- ① 結果画面の“印刷”をクリックすると次の画面が表示されます。

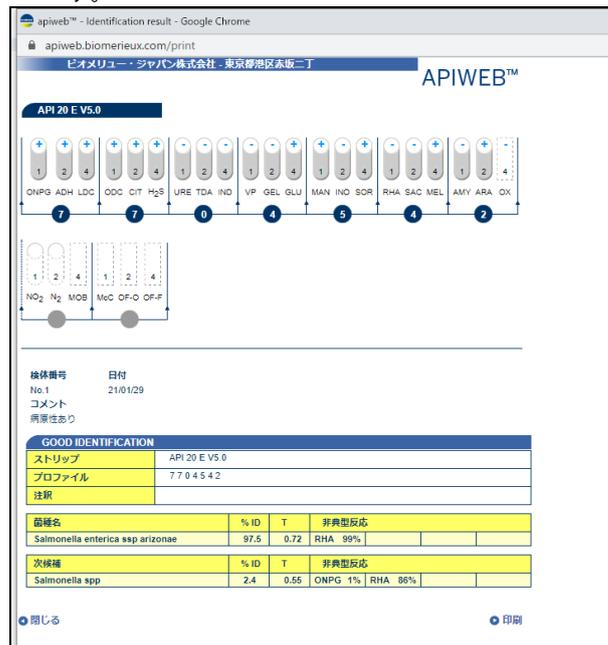

- ② “▶印刷”をクリックすると下記画面に移ります。

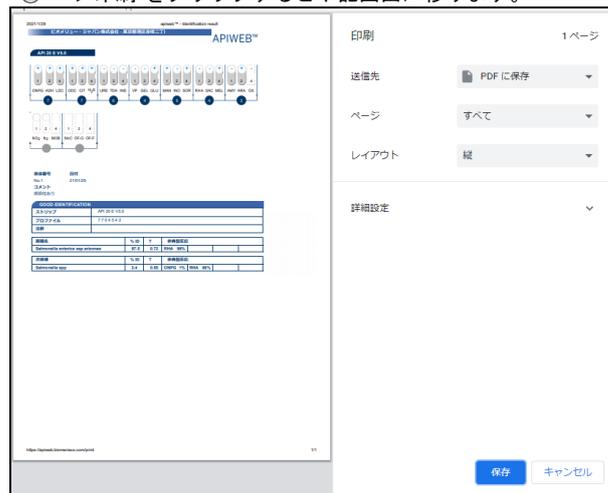

- ③ 送信先から“PDFに保存”を選択して“保存”をクリック、またはプリンターを指定して“印刷”をクリックします。


【テキスト保存】

結果を csv 形式で保存することができます。

- ① 結果画面の“テキスト保存”をクリックします。画面下側に下記アイコンが表示されます。



- ② アイコンをクリックすると、csv形式の結果が表示されます。

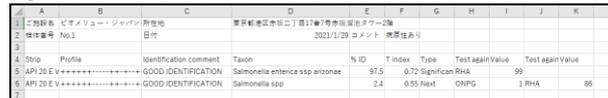

- ③ 保存先を指定し、ファイル名を入力し保存します。


【次の検索を行う場合】

- 異なる種類のキットの菌名検索を行う場合は、画面左の一覧からキットを選択してください。
- 同一キットで次の検索を行う場合は、“再検索”をクリックしてください。

4. アピウェブを終了します。
アピウェブを終了する場合は、ブラウザを直接閉じてください。
特にアピウェブをログアウトするための操作はありません。

アピウェブ その他のメニュー

“アピウェブメインメニュー”

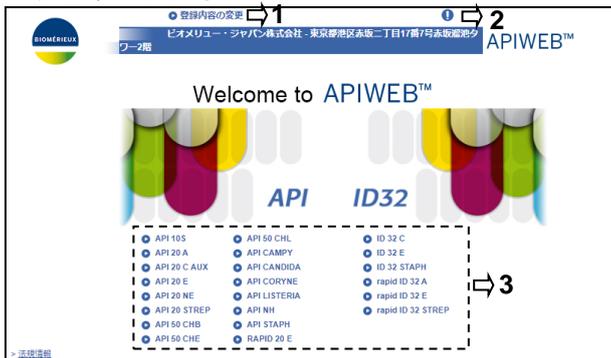

1. ▶登録内容の変更
アカウント登録情報を変更することができます。


2.  原理、同定例、結果に関するメッセージやバージョン情報などに関する情報をご覧いただけます。特に、テクニカルプロシヤ（PDF）では、各キットに関する詳細や追加テストなど、様々な情報をご覧いただけます。



* 左記のメニューからクリックしてください。

3. 各キットの判定入力画面からアクセスできる機能

① 上記画面のアピウェブメインメニューから例として“API20E”をクリックします。

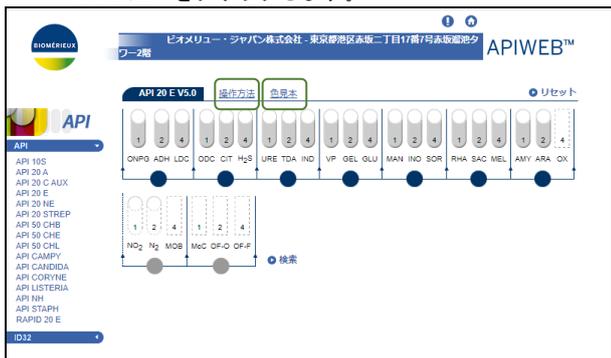

② “操作方法”をクリックするとアピウェブの操作方法が表示されます。



③ “色見本”をクリックすると API20E の色見本(各項目の典型的な陰性反応および陽性反応)が表示されます。



4. パスワードをお忘れの場合...

- ① ログイン画面の“パスワードをお忘れの場合”をクリックします。
- ② 登録時の e-mail アドレスを入力し“▶確認”をクリックしてください。



③ コードが再発行され、e-mail に送信されます。



④ メールで案内されたリンクをクリックするとコードとパスワードを入力する画面に移ります。



⑤ メールで届いた“コード”および“新パスワード”を入力し、“▶確認”をクリックします。パスワードが変更されます。

アピウェブテクニカルヒント集

以下にアピウェブご使用時のいくつかのテクニカル情報を集めました。
トラブルシューティング等にご活用ください。

☆ アピウェブの画面が正常に表示されない

ご使用の Web ブラウザソフトのバージョンをご確認ください。
アピウェブを正常に動作させるには Internet Explorer V11,
Chrome V69 以上が必要です。

アップデート方法についてはご施設のシステム管理者にお問い合わせ
合わせください。

☆ ユーザー登録情報を入力後に確認ボタンをクリックすると「名前・名字が無効な文字が含まれます」のメッセージが表示される

名前、名字のフィールドには半角英数文字のみが使用可能ですが
下記の文字は使用できません。もし下記の文字が含まれている
場合は名前・名字を変更し再度確認ボタンをクリックしてください。

() < > @ , ; : ¥ " . [] ? = + & %
\$ & { } ! # * /

☆ 各 Api ストリップウエルの判定結果を入力する際、 "+", "-", "?" の文字が受け付けられない

"+", "-", "?" を入力する際は半角で入力してください。全角入力では
これらの文字は正しく受け付けられません。

☆ 同じ施設でアカウントを共有したい

アピウェブの構造上、アカウント情報は E-mail アドレスとリンク
しているため、アカウントの共有は他者の E-mail アドレスの
情報を使用することとなります。お客様のご施設でのコンプライ
アンス規定等をご確認いただき、ご判断ください。
なお、同じログイン名で異なる PC から同時にアクセスすること
はできません。

お問い合わせ先

■ 臨床分野のお客様専用 ■

(☎) 0120 - 265 - 034

E-mail : biomerieux-jp.clinical@biomerieux.com

■ その他分野のお客様専用 ■

(☎) 0120 - 022 - 328

E-mail : biomerieux-jp.industry@biomerieux.com

バイオメリュー・ジャパン株式会社

